







## Návod k obsluze SMART

### 1. První spuštění

Během prvního spuštění se na obrazovce objeví (*obr. 1*) návrh uložit složku na USB „Download“ obsahující mimo jiné příručky ve formátu pdf. Vložte USB a čekejte než se zobrazí na displeji . Zmačknete-li  nesouhlasíte se stahováním složky a bude vám připomenuta při dalším spuštění přístroje. Můžete vybrat **Nezobrazovat znovu**, aby se okno nezobrazilo během spouštění.

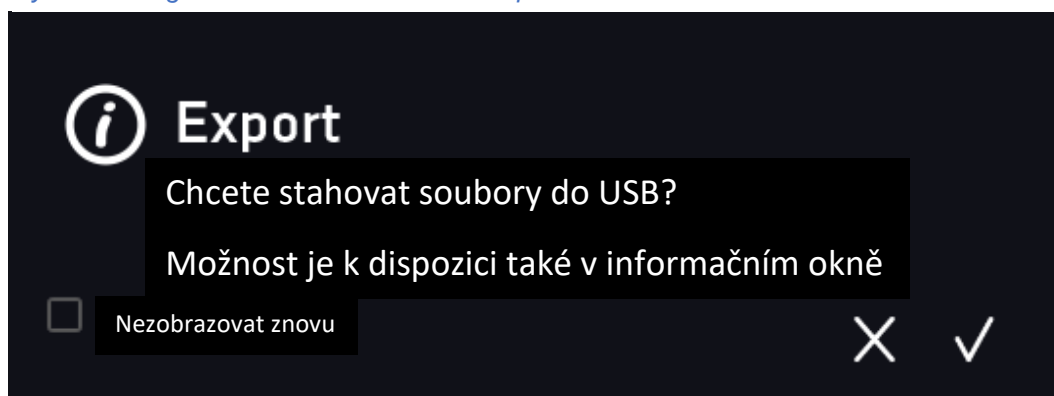*Rys. SEQ Figure 1\* ARABIC 1 – Pobranie plików*




Složka „Download“ si můžete vždy stáhnout v informačním panelu. V tom případě zmačkněte , vyberte info , zmačkněte ikonu .



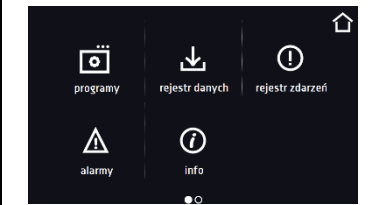

## Návod k obsluze SMART

### 2. Základní Okno



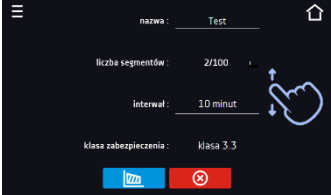


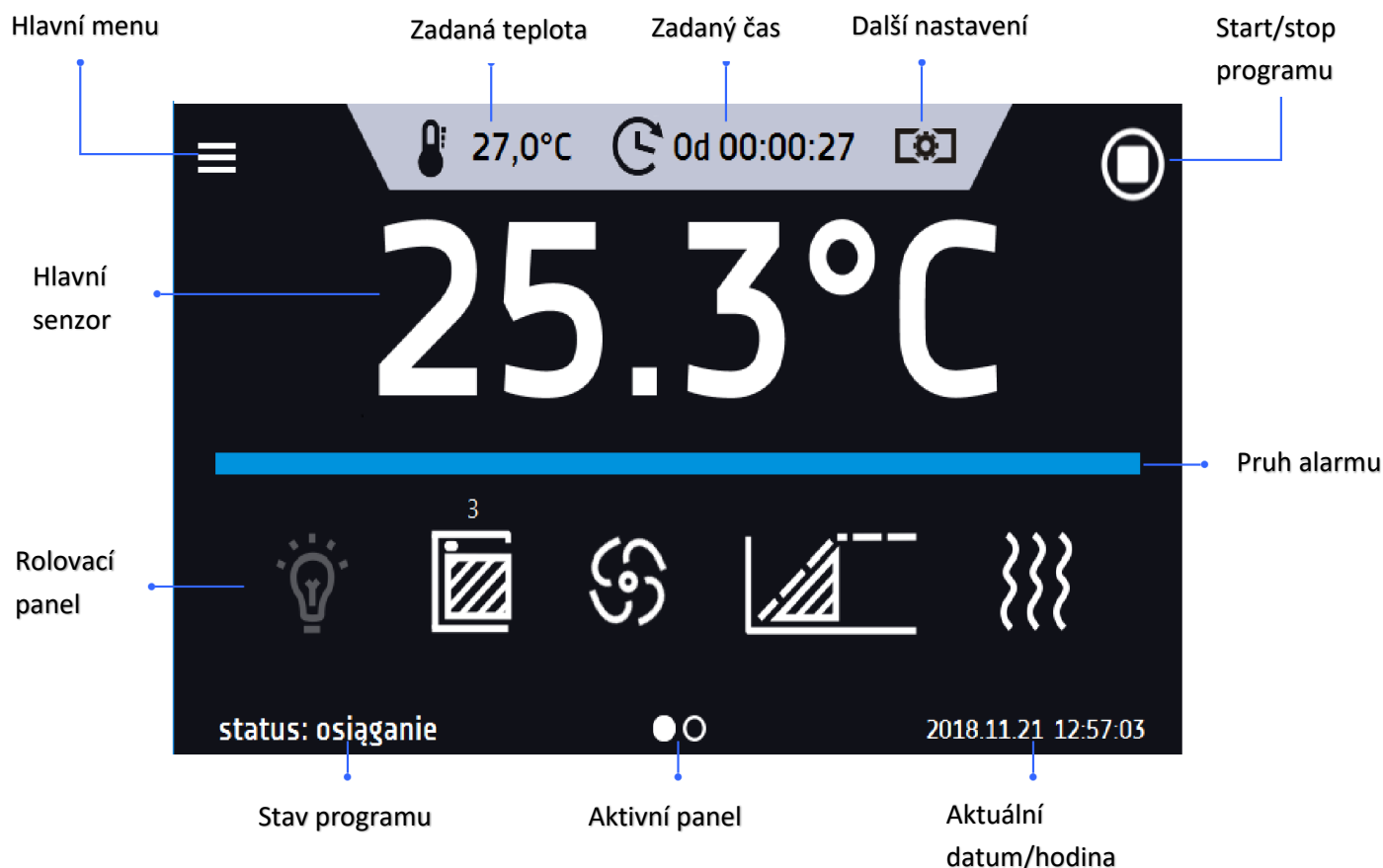

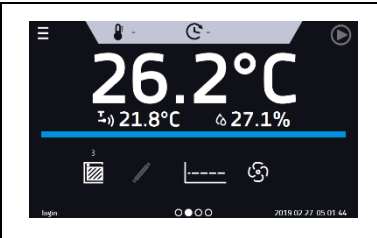


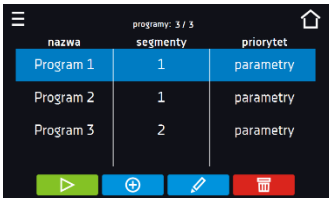


Základní okno slouží ke čtení aktuální teploty v komoře nebo k programování a nastavování parametrů přístroje.

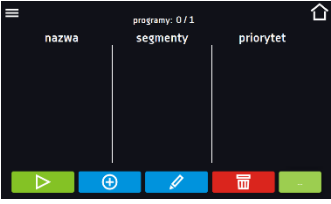




### VYTVORENÍ A SPUSŤENÍ PROGRAMU

	<p>V základním okně zmáčkněte  aby bylo možné vstoupit do MENU.</p>
	<p>Vyberte ikonu <b>programy</b> .</p>

## Návod k obsluze SMART

	<p>V panelu <b>Programy</b> vyberte  .</p>
	<p>Nastavení parametrů programu (při nastavení více parametru můžete se pohybovat nahoru a dolů) Stiskněte tlačítko  a začněte programovat segmenty .</p>
	<p>Pomocí postranní klávesnice nastavte parametry segmentu <b>Teplota, Čas</b>(počet parametrů závisí na zařízení a dalších možnostech). Pokud chcete, aby zařízení dosáhlo nastavené teploty v nejrychlejším možném čase, nechte segmenty na 0.</p>
	<p>Pohyb mezi: segmenty, parametry v programu se provádí přetažením prstu po nápisu segmentu nebo stisknutím ikony šipky  .</p>
	<p>Pokud jste nastavili parametry pro všechny segmenty, přejděte do posledního okna - Shrnutí (Podsumowanie). V tomto okně jsou zobrazeny všechny segmenty Vámi nastavné. Pokud je vše v pořádku, přesuňte okno dolů a stiskněte .</p>
	<p>Uložený program se v seznamu automaticky zvýrazní. Pro spuštění stiskněte  . Pro zastavení spuštěného programu stiskněte .</p>
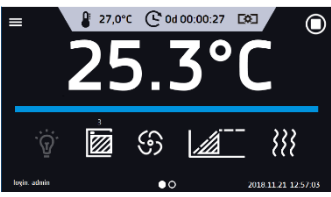
## 2. RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ/ ZASTAVENÍ PROGRAMU

	<p>V hlavním okně zmáčkněte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - pro zapnutí programu</li> <li> - pro vypnutí programu</li> </ul>
---	---